


OM UTRUSTNINGEN

FLOCHECK F används för att ställa dragbänken i driftläge *Normalt flöde* eller *Beredskapsflöde*. Panelen ska också uppmärksamma personal vid ett felaktigt luftflöde. Ansluten regulator konstanthåller det luftflöde som säkerställer att miljöskadliga ämnen evakueras med frånluften utan läckage till rummet. Börvärden och larmgränser är inställda enligt gällande bestämmelser. Ändring av inställningar får endast göras av fackman. Vid misstanke om felaktig funktion, kontakta skyddsombud eller arbetsledare. Avvikelser från här angivna värden på inställningar kan förekomma.

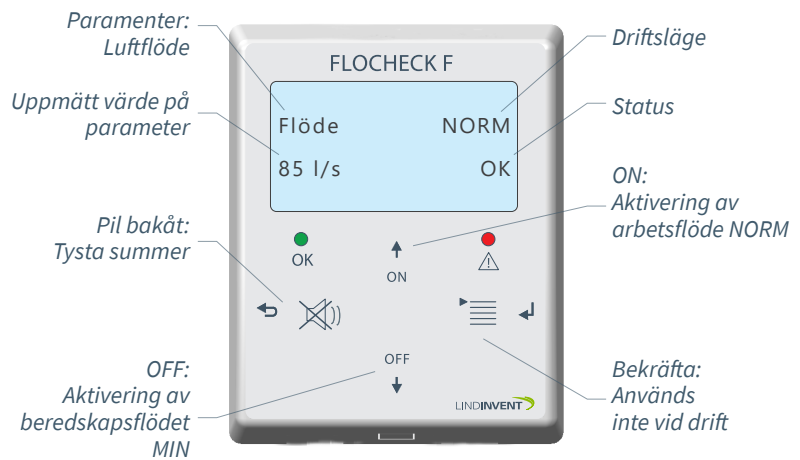

FUNKTION

FLOCHECK F visar via klartext i display, summer och lysdioder aktuell status och valt driftsläge. Driftsläge väljs manuellt via tryck på <ON> som ger arbetsflödet eller <OFF> som ger det lägre beredskapsflödet.

DRIFTSLÄGEN

Normalt flöde (Arbetsflöde)

Tänd grön lysdiod och texten "OK" i displayens statusfält indikerar att luftflödet ligger inom angivna gränsvärden. Dragbänken aktiveras till det forcerade arbetsflödet. Driftsläget "NORM" visas i statusfältet.

Blinkande röd lysdiod MED summerton varnar om att luftflödet är lägre än avsett arbetsflöde. Summern kan tillfälligt stängas av genom tryck på <Tysta summer>. Som påminnelse återkommer summern efter 20 minuter.

Blinkande röd lysdiod UTAN summerton indikerar ett högre arbetsflöde än projekterat.

Då bänken inte används: Ändra driftläget till MIN genom att trycka på <OFF>. Dragbänken bibehåller då sitt minsta flöde medan energianvändning och slitage minskar.

Minsta flöde (Beredskapsflöde)

Fast rött sken från lysdiod uppmärksammar operatören på att dragbänken inte är i sitt arbetsläge. Luftflödet är minskat och bibehålls vid det lägre beredskapsflödet. Driftsläget "MIN" visas i statusfältet. Larm, då luftflödet är högre eller lägre än avsett beredskapsflöde, indikeras enbart med blinkande röd lysdiod.

INSTÄLLNINGAR

Inställningar görs av auktoriserad tekniker via det kodskyddade menysystemet i FLOCHECK F.